


使用ガイド

この商品は、技術基準適合証明を受けた無線装置です。

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品の簡単な使い方を紹介します。

詳しい使用方法については、弊社ホームページよりダウンロード
出来ますので必要に応じて参照してください。

梱包物・各部名称

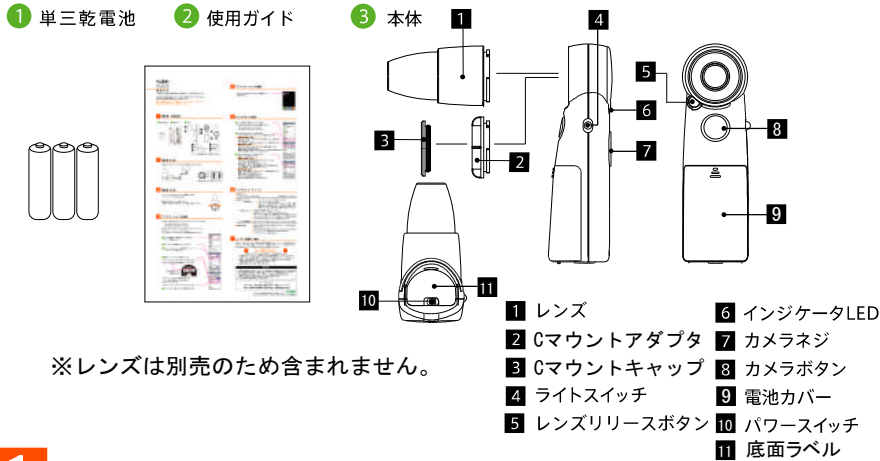


1 アプリケーションの準備

iPhone または iPad にアプリケーションをインストールします。
AirMicro バージョン 1.3 以降になります。(最新バージョンを使います)
iPhone用は、AirMicroを使用してください。
iPad用は、AirMicroPad 又は AirMicro どちらも使用できます。

お持ちの iPhone または iPad に AppStore からアプリケーションを
ダウンロードし、インストールしてください。
詳しい手順は、iPhone または iPad の取扱説明書をお読みください。

2 電池を入れる


電池カバーをスライドさせて外し単三乾電池 3 本を入れます。

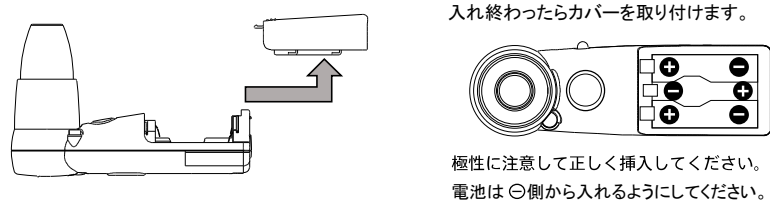

3 電源を入れる

パワースイッチをスライドさせて電源を入れます。
インジケータLEDが点灯します。

■電池の電圧が低下すると電源が切れます。
継続してご使用される場合は、新しい電池に交換してください。

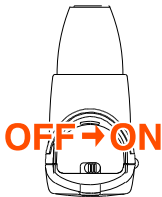

4 WiFiの設定

- ホーム画面から、設定のアイコンを押して、Wi-Fi を選択します。
- Wi-Fi がオフの場合は、オンにします。
- ワイヤレスネットワークを選択のメニューで、AirMicro ***を選択します。
***は3桁の数字
- 右側の [ON] を押します。
- 静的にし、IP アドレスを設定します。
IP アドレスに 192.168.XXX.YYY を入力します。
XXX は、IP の XXX の数値を入力してください。(1～3桁)
YYY は、2 ～ 254 までの任意の数値を入力します。(1～3桁)
1 は使用しないでください。
YYY は、同様の機器が近くにある場合は、重ならないようにします。
サブネットマスクに 255.255.255.0 を入力します。
- ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。


※本体の底面ラベルに
記載があります

YYY は、2 ～ 254 までの任意の数値を入力します。(1～3桁)
1 は使用しないでください。
YYY は、同様の機器が近くにある場合は、重ならないようにします。
サブネットマスクに 255.255.255.0 を入力します。




5 画像アプリケーションの起動と終了

AirMicroをタッチすると映像が現れます。
終了するにはホームボタンを押します。
映像が現れない場合はアプリケーションを完全に終了し
再度起動します。
方法は、ホーム画面から、ホームボタンを2回素早く
押します。AirMicroのアイコンを長くタッチします。
●アイコンが出たら、●アイコンをタッチします。
ホームボタンを2回押してホーム画面に戻ります。
これで、アプリケーションは完全に終了します。

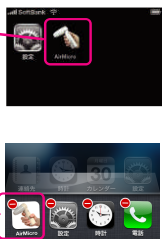

6 各機能の操作

- レンズ取付け、取外し(レンズは別売です)
取付けは、レンズの倍率シール部にある突起を本体の
突起マークに合わせ、レンズを挿し込みながらカチッと
音がして止まるまで右に回します。
取外しは、レンズリリースボタンを押しながらレンズを
左に回して外します。
- Cマウントアダプター使用方法
Cマウントレンズを使用する場合は、Cマウントアダプターを
取付けて使用します。
Cマウントアダプターの突起マークを上にして挿し込みながら
カチッと音がして止まるまで右に回します。
CマウントレンズをCマウントアダプターのネジ部に
取り付けます。
取外しは、レンズリリースボタンを押しながらCマウント
アダプターを左に回して外します。
- Cマウントキャップの取付
Cマウントレンズを外している状態では、撮像面にゴミが
付着する恐れがありますので、Cマウントキャップを
取り付けてください。
- レンズ照明LEDの点灯・消灯
点灯は、ライトスイッチをスライドさせてA又はBにします。
レンズによって点灯の効果が異なります。
又、AかBいずれかのみ点灯する種類のレンズもあります。
消灯は、ライトスイッチをスライドさせてOFFにします。
- ホワイトバランスの取り方
カメラボタンを押したまま電源を入れます。
インジケータLEDが点滅し、ホワイトバランスを取っている状態になります。
白か灰色の光沢のない物を映し、映像が白や灰色であることを確認します。
カメラボタンを離します。この状態でホワイトバランスが固定されます。
(電源を切ってもホワイトバランスは保持されます。)
- 写真撮影
カメラボタンを押し続けiPhone等にCAPTUREの赤文字と
音が出たらカメラボタンを離します
高解像度(1280x960)の写真が保存されます。
iPhone等の画面上のLiveView-Captureをタッチすると、
iPhone等にCAPTUREの黒文字と音が出て、QVGA(320x240)の
写真が保存されます。通常のiPhone等の写真と同じ場所に
保存されます。
- iPhone等の画面の回転設定
ホーム画面から設定のアイコンをタッチしAirMicroをタッチします。
Rotate Modeをタッチして、Free,Lock A,Lock Bから選びます。
Freeは、iPhone等の天とカメラ画像の天を合わせて表示します。
Lock Aは、iPhone等のホームボタンを右にして持った時、天が合います。
Lock Bは、iPhone等のホームボタンを左にして持った時、天が合います。
設定は、アプリケーションのAirMicro等を次の起動後に有効です。

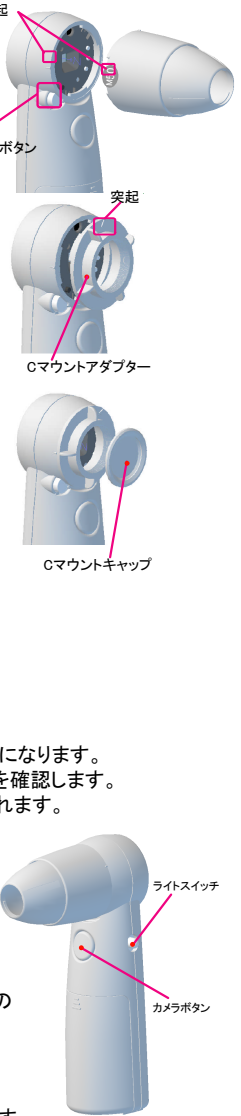

7 トラブルシューティング

- 電源が入らない(インジケータLEDが点灯しない)
 - 電池は、消耗していませんか？
電池は連続使用約2時間でなくなります。
- 電源は入っているが映像が出ない
 - レンズユニットのLEDは点灯していますか？
ライトスイッチは入っていますか？
電子レンジやその他電波を発するものの近くで使用した場合、
映像が停止する場合があります。少し待ちますと復帰します。
復帰しないときは、電波を発する機器から遠ざけてください。
- 解決しないとき
 - ・電波を発する機器から遠ざけてください。
 - ・本機と同じIPアドレスが使われている場合があります。
同じIPアドレスを使用している機器のIPアドレスを変更してください。
 - ・iPhone または iPad の IP アドレスが重複している場合があります。
iPhone または iPad の IP アドレスを変更してください。
 - ・AirMicroのアプリケーションを完全に終了してからやり直してみ
てください。(方法は、5 画像が現れない場合…の手順参照)
- Wi-Fiの接続確認
 - ・Wi-Fi ネットワークのWi-Fiを“オフ”にしてから、“オン”にします。
 - ・Wi-Fiネットワーク画面のネットワークを選択…メニューで、使用する
AirMicroxxxを選択してください。
(AirMicroの電源を切った後、時間が経つと、自動的に別の
WiFi機器が選択されます。)
- 画像が不明瞭
 - ・被写体の表面に光が反射する場合があります、レンズを当てる角度を
傾けてください。
 - ・被写体が暗い場合は、画面がざらざらしたノイズが出る場合があります。
 - ・レンズユニットのレンズ面が汚れている場合があります。
 - ・ピントが合っていない場合があります。

ユーザー登録のご案内

弊社では、お買い上げいただいた製品の保証期間の延長及びバージョンアップ等のご案内を行う
ための「ユーザー登録」をお願いしております。ご登録は、弊社ホームページ上で簡単にできま
すのでお手数ですが、ぜひご登録いただきますようお願い申し上げます。

ユーザー登録はこちらから
<http://www.scalar.co.jp>

ご登録いただきますと、通常保証期間より6ヶ月間の延長がされます。
※ご登録にはメールアドレスが必要となります(携帯電話のメールアドレスは不可)。
※ご登録いただいたお客様の情報が、上記以外の目的で使用されることは一切ありません。
※製品ごとの品質管理番号である、本体の底面ラベルに記載されている MAC 番号は、
お客様が保証などのサポートを受ける際に必要となります。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

保証規定
1. 本製品の保証期間はご購入から一年です。保証期間中に取扱説明書に従った正常な使用状態 で万一故障が生じた場合は、代理店・弊社サービスセンターに修理を依頼してください。 2. 保証期間後の修理は有償となります。修理によって本製品の機能の維持が可能と 判断される場合は、お客様のご希望により有償で修理いたします。 3. これらの保証は日本国内においてのみ有効です。
サービスセンター
〒253-0084 神奈川県茅ヶ崎市円蔵370 湘南センタービル7F TEL : 0467-84-6871(代) FAX : 0467-85-2161