



ドライバの更新

Windows VISTA

ドライバのインストール時に正しくインストールが出来なかった場合や、最新のドライバを更新（入れ替え）する際の手順について説明します。

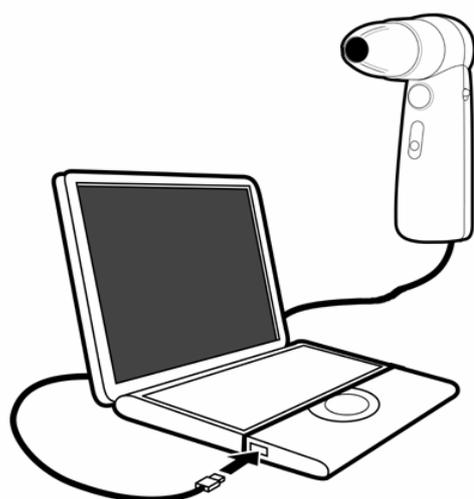


コンピュータ本体の USB ポートに、USB マイクロスコープのコネクタを差し込みます。

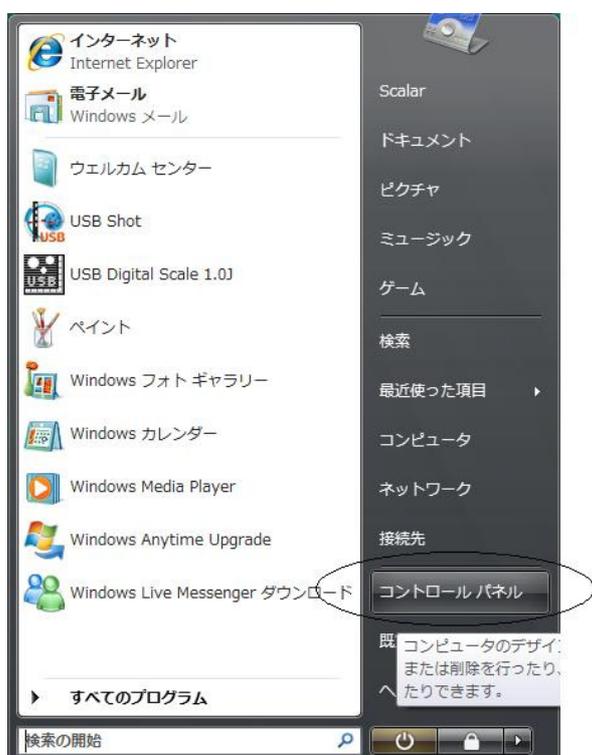


スタートボタンを押し、メニューの中からコントロールパネルを選択します。

コントロールパネル内にある**デバイスマネージャ**をクリックします。

以下の様な表示とならない場合は、画面左側にある**クラシック表示**をクリックして表示を切り替えます。

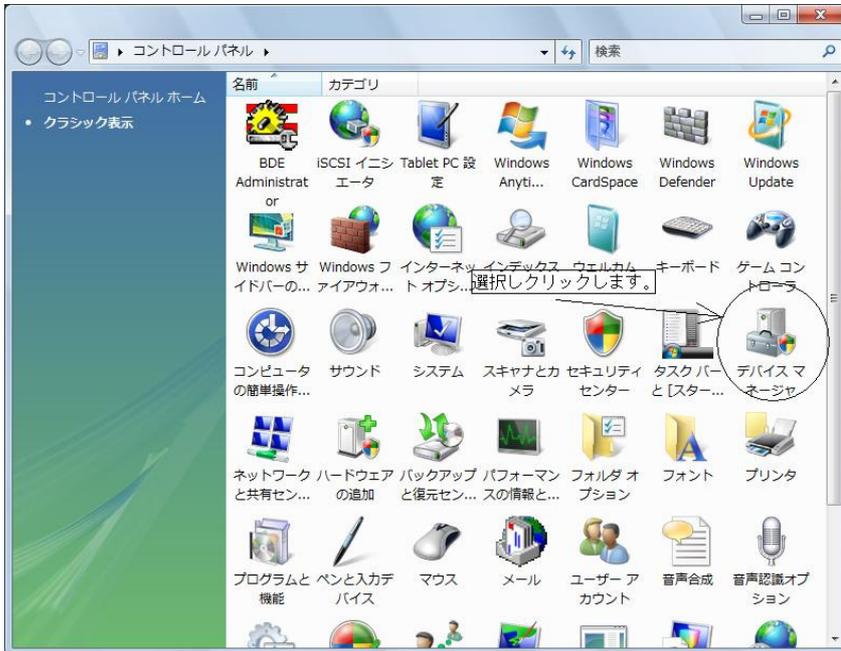


下図の様なリスト表示がされます。

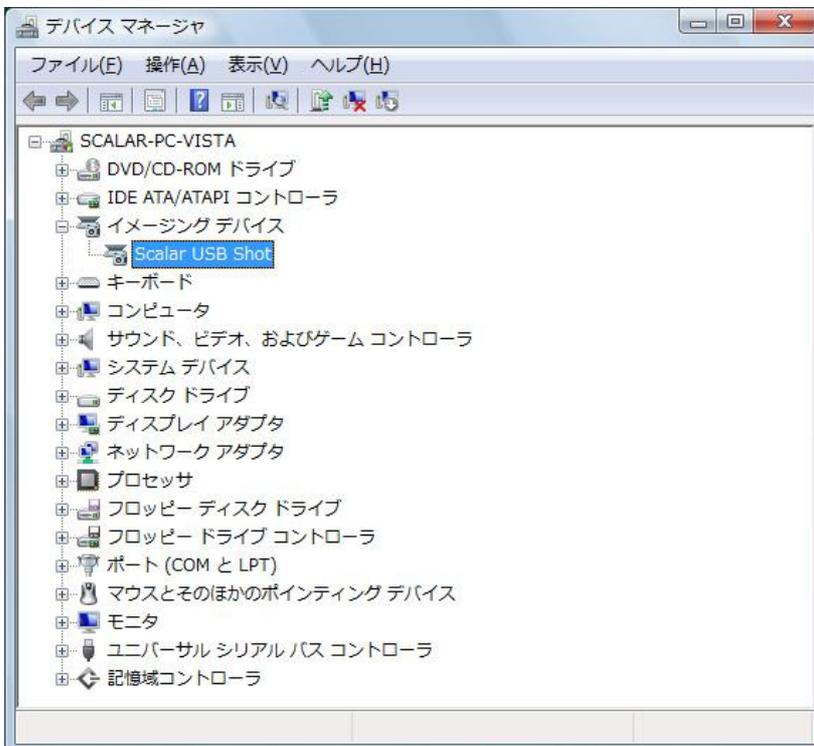

イメージングデバイス又は、**不明なドライバ**を選択し、その下に表示されるドライバ名を選択します。


例) 上図の場合は、イメージングデバイスの下にある **Scalar USB Shot** を選択しています。

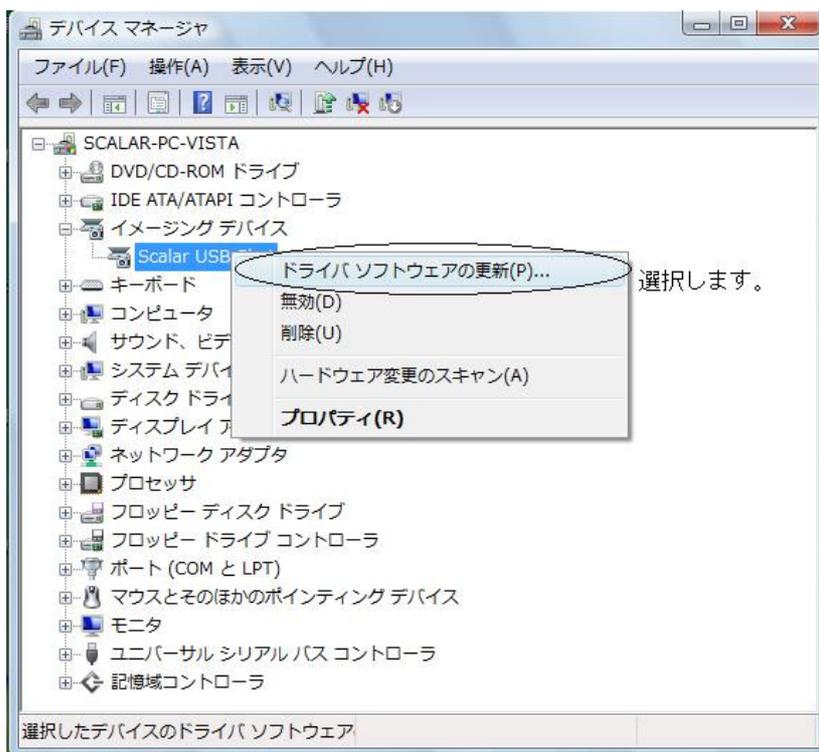

選択後、マウス右ボタンをクリックします。


上図のようなサブメニューが表示されますので、**ドライバソフトウェアの更新**をクリックします。

次に、下図のような画面が表示されます。

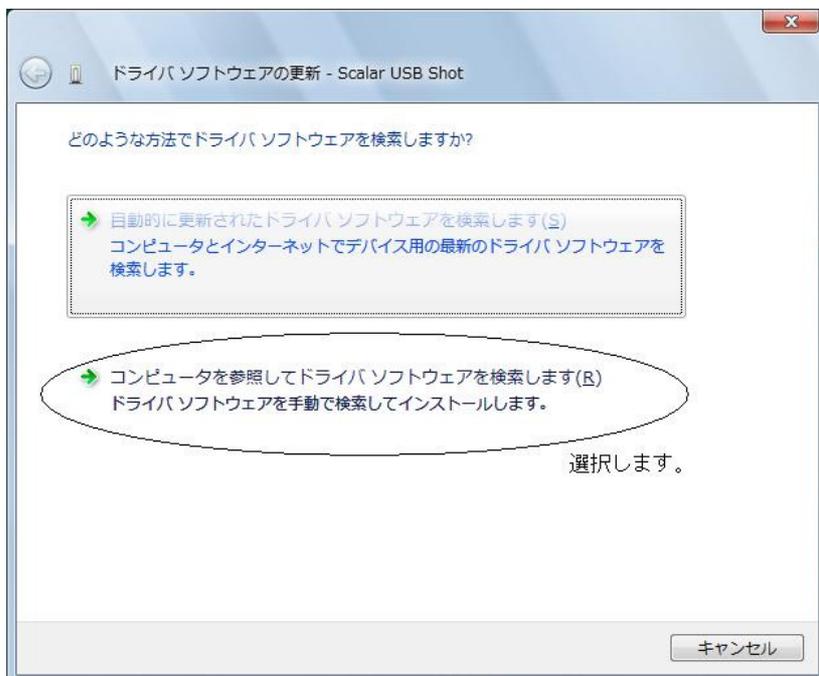


コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(R)をクリックします。

次に下図の様な画面が表示されます。

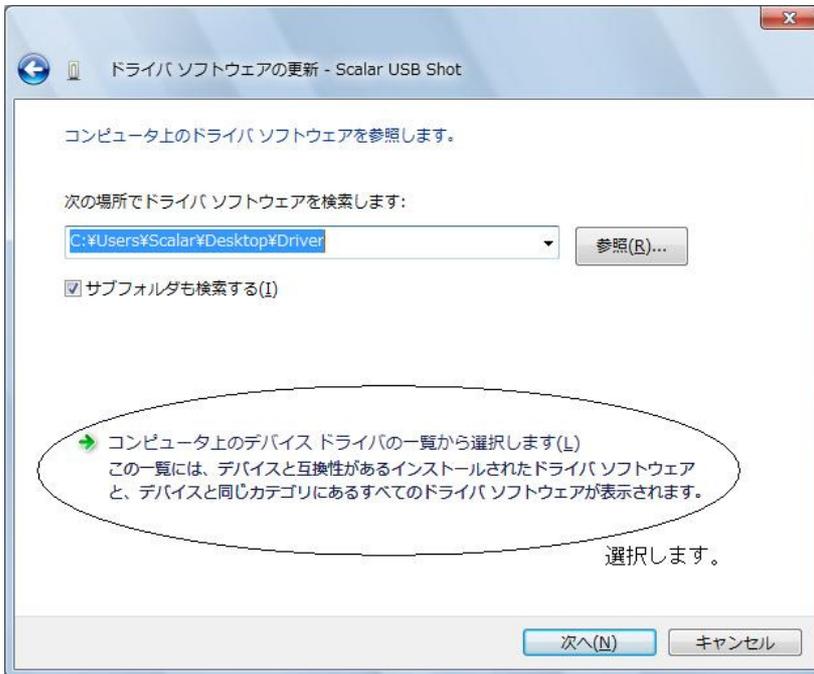


コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します(L)をクリックします。


次に下図の様な画面が表示されます。ディスク使用(H)ボタンを押します。

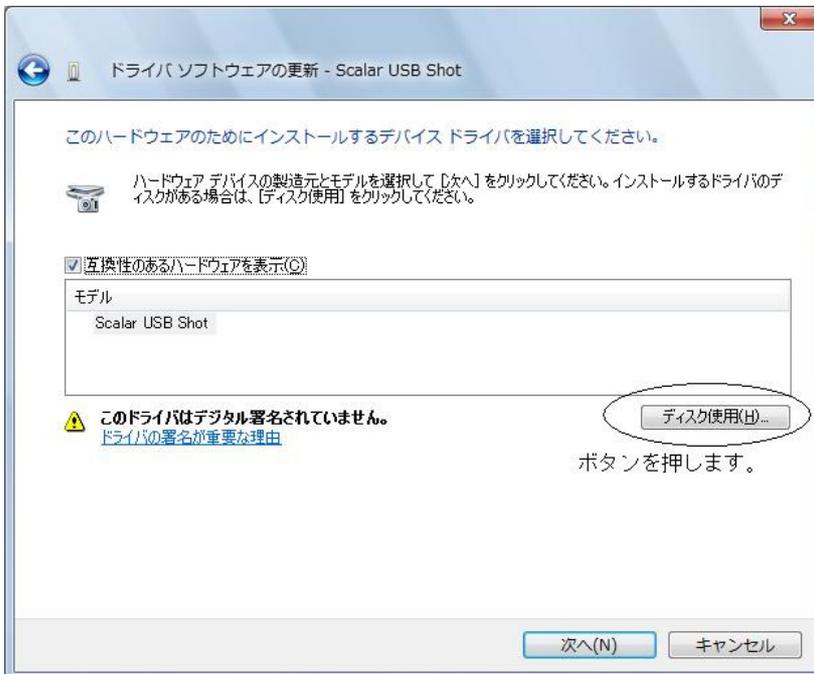

下記の様な画面が表示されますので、**参照**ボタンを押します。

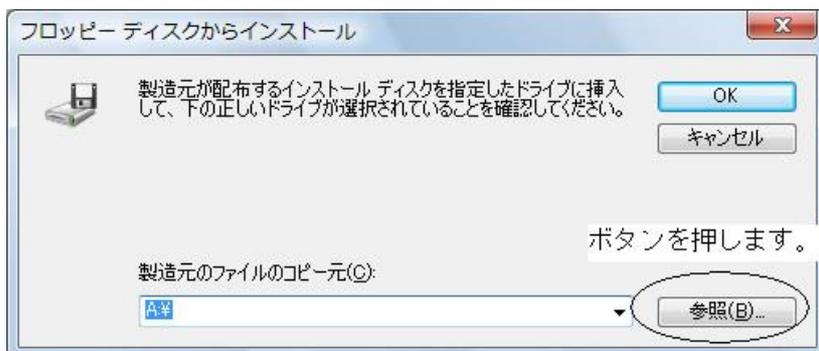

次に、インストールするドライバーソフトの場所を指定します。

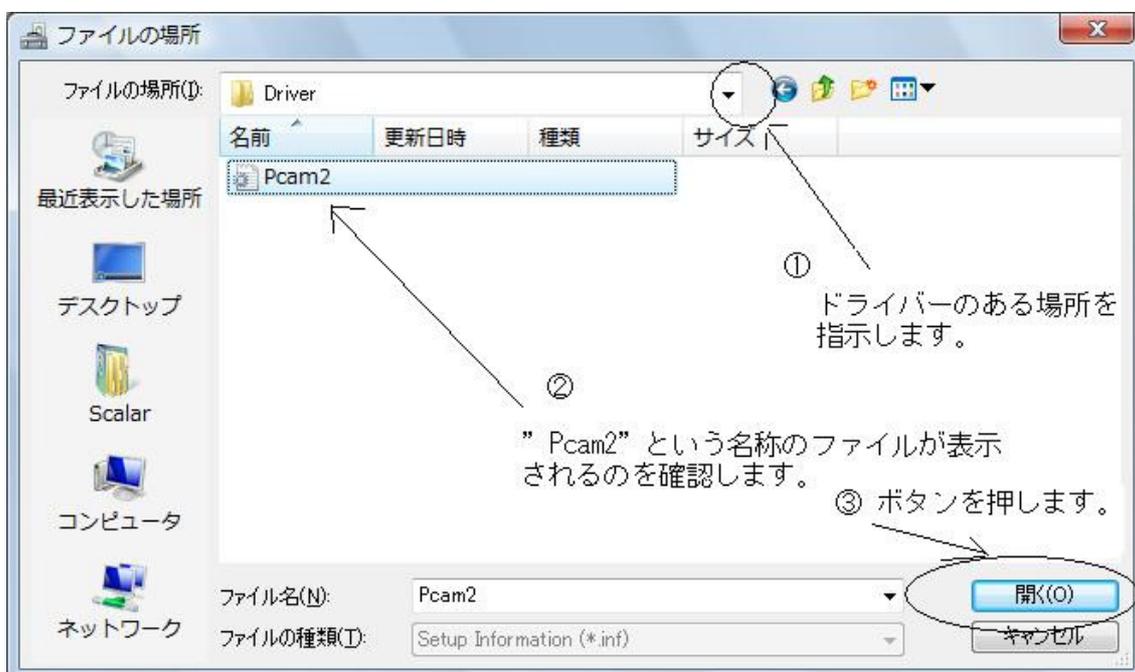

- ① ドライバがある場所を指定します。
- ② **Pcam2** という名称のファイルが表示されますので、確認します。
- ③ **開く** ボタンを押します。




上記画面表示となりますので、そのまま **OK** ボタンを押します。




上記画面表示となりますので、**次へ(N)** ボタンを押します。

下図のような画面が表示された場合、この**ドライバソフトウェアをインストールします(I)**をクリックします。

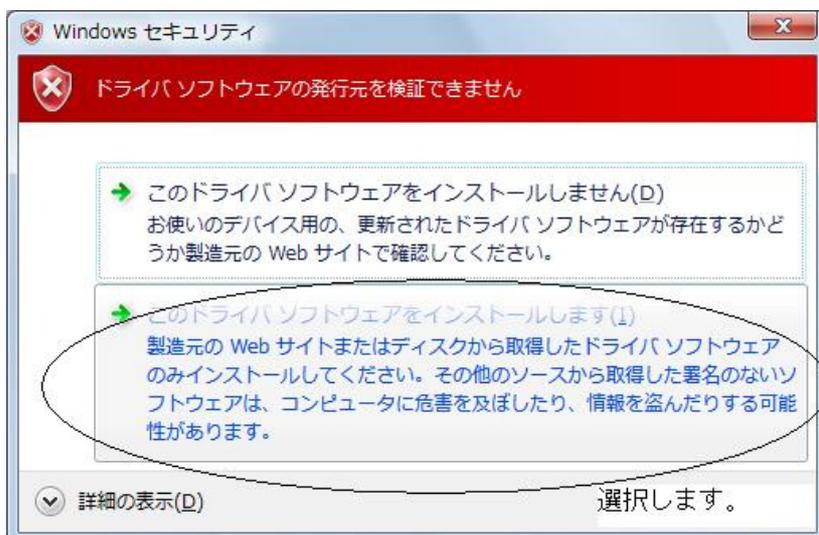

インストールが実行されますので、暫く待ちます。

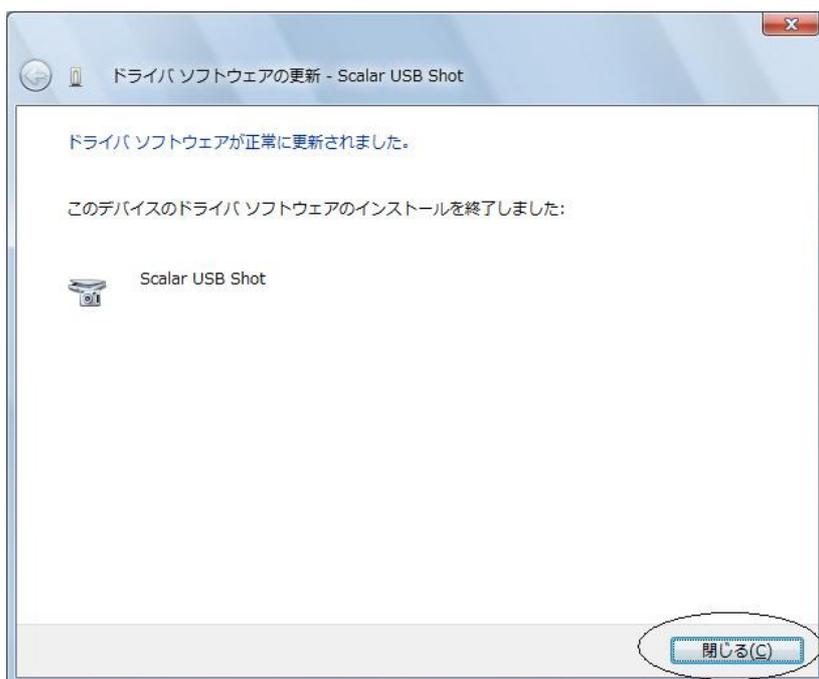

インストールが完了しますと、上記画面が表示されますので**閉じる(C)**ボタンを押します。

以上でドライバのインストールは完了となります。