


## ドライバーのインストール

### Windows VISTA


USB マイクロスコープを使用するには、ドライバーのインストールを行う必要があります。  
新規にドライバーのインストールを行う手順について説明します。

1. コンピュータ本体の USB ポートに USB マイクロスコープを接続します。  
インストールする際は、**インターネット接続は行わない**様にして下さい。

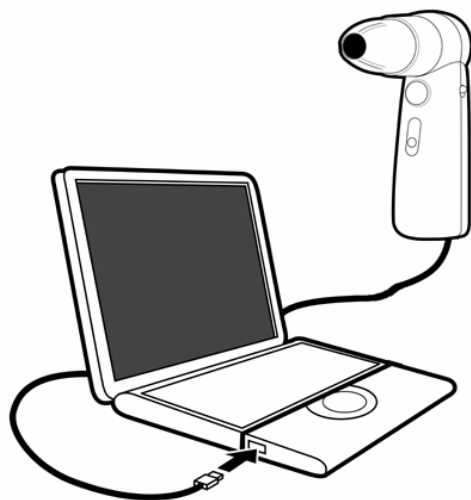


コンピュータ本体の USB ポートに、USB マイクロスコープのコネクタを差し込みます。

2. 以下の様な画面が表示されます。

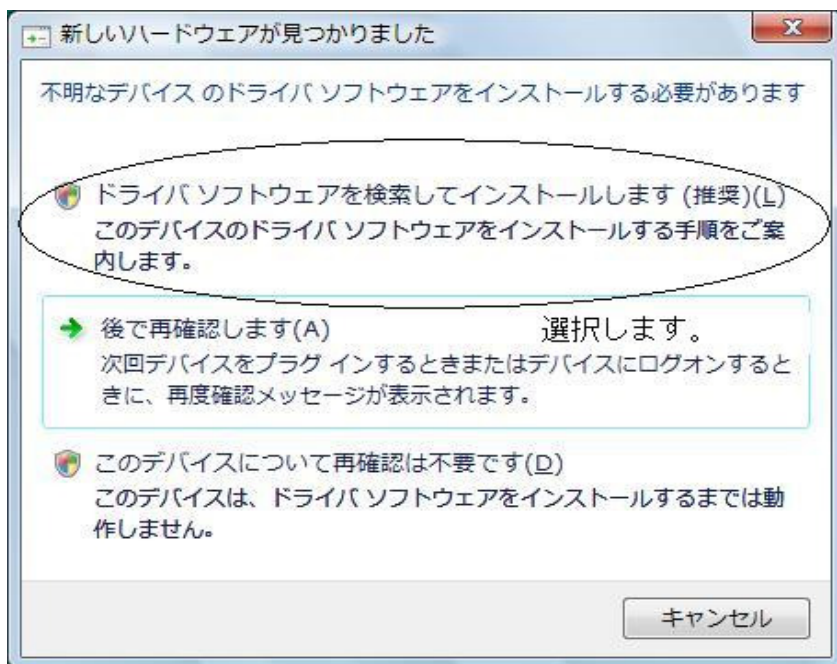


上図の様に “**ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)**” を選択します。  
(マウスクリックします。)

3. 次に以下の画面が表示されます。

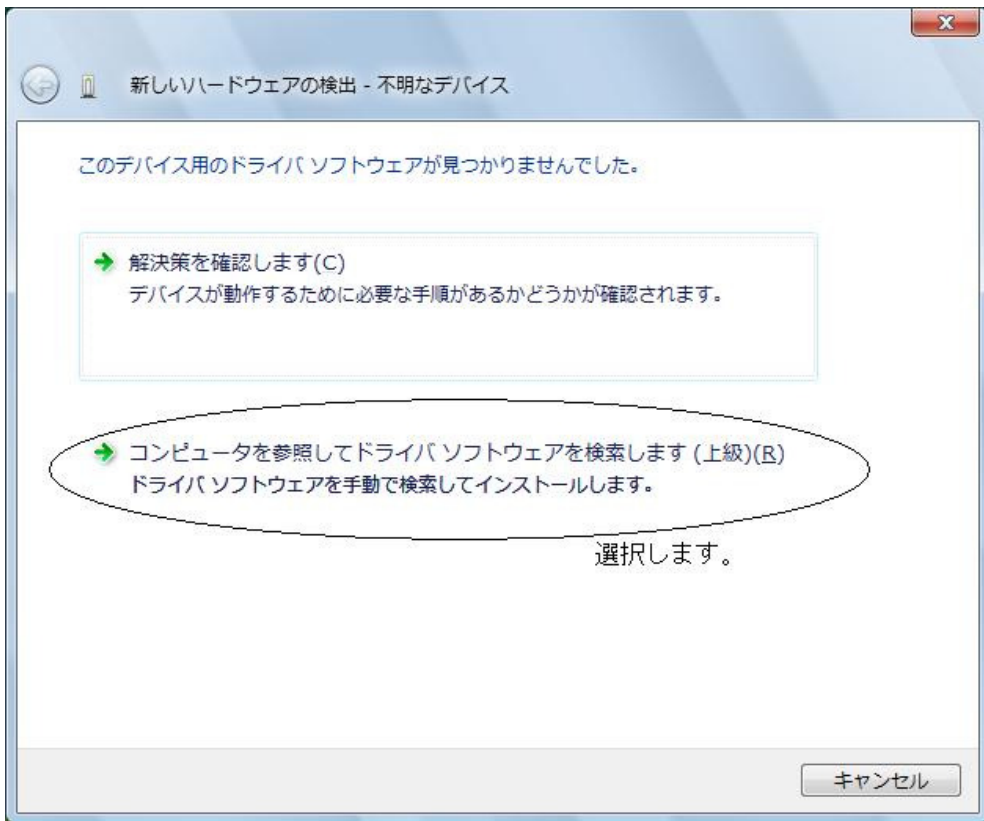

上図の様に“コンピュータを参照して…”を選択します。(マウスクリックします。)


4. 以下の様な画面が表示されます。“参照”ボタンを押します。

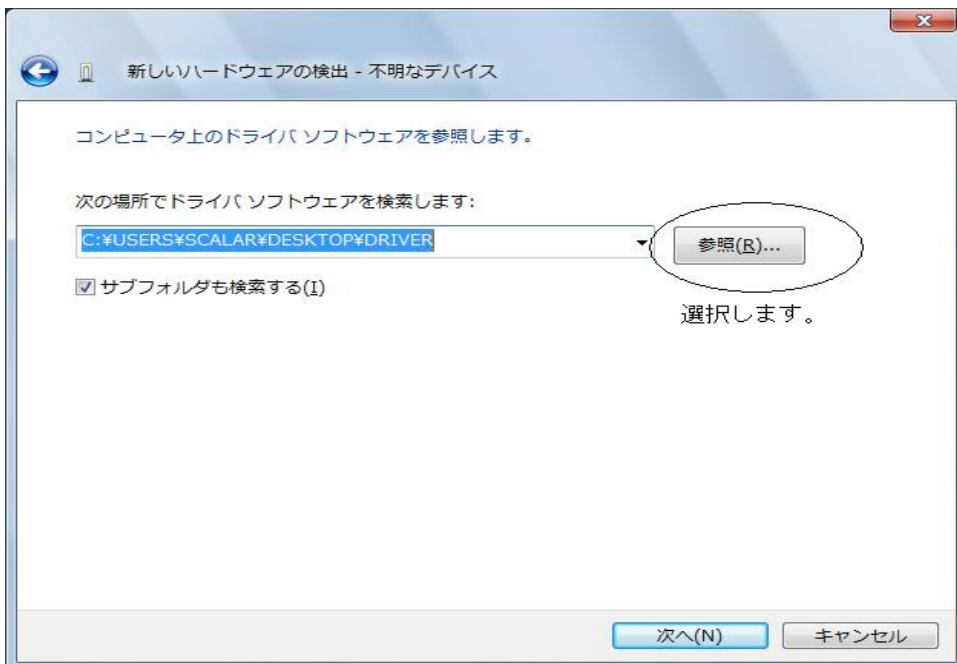


5. ①ドライバがある場所を指定します。この場合、CD-ROM 中の Driver フォルダを選択しています。  
②選択後、**OK** ボタンを押します。



6. 以下の様な画面表示となります。“次へ(N)” ボタンを押します。

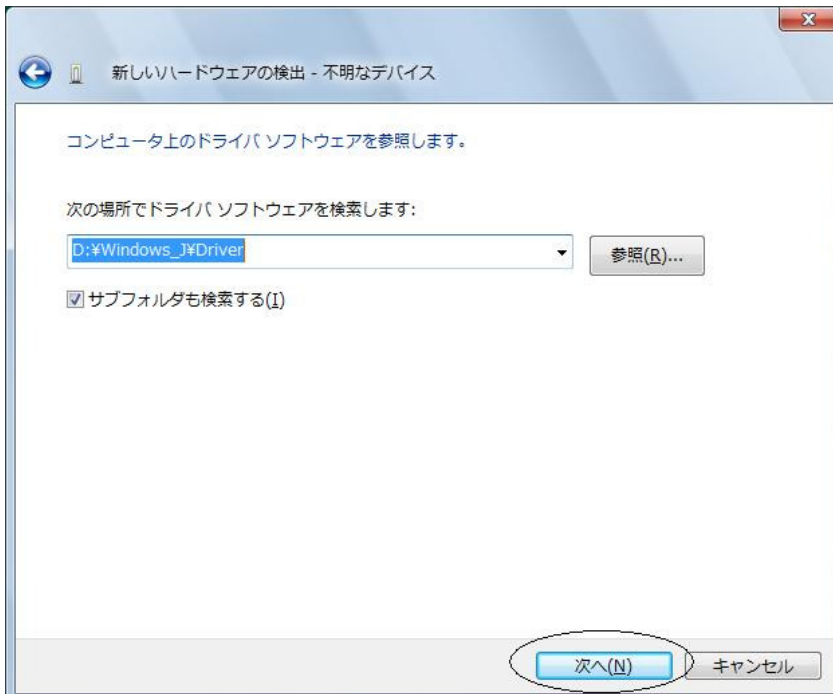


7. 以下の様な画面表示がされます。

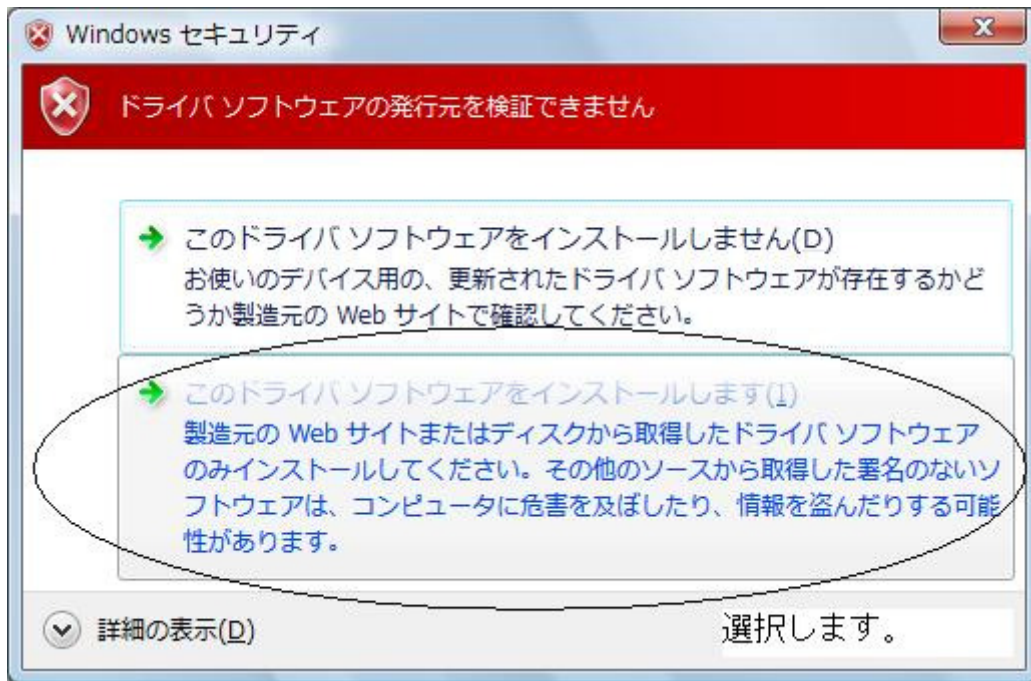

上図の様に“このドライバソフトウェアをインストールします(I)”を選択します。(マウスクリックします。)

8. ドライバソフトウェアのインストール実行後に以下の画面表示となります。

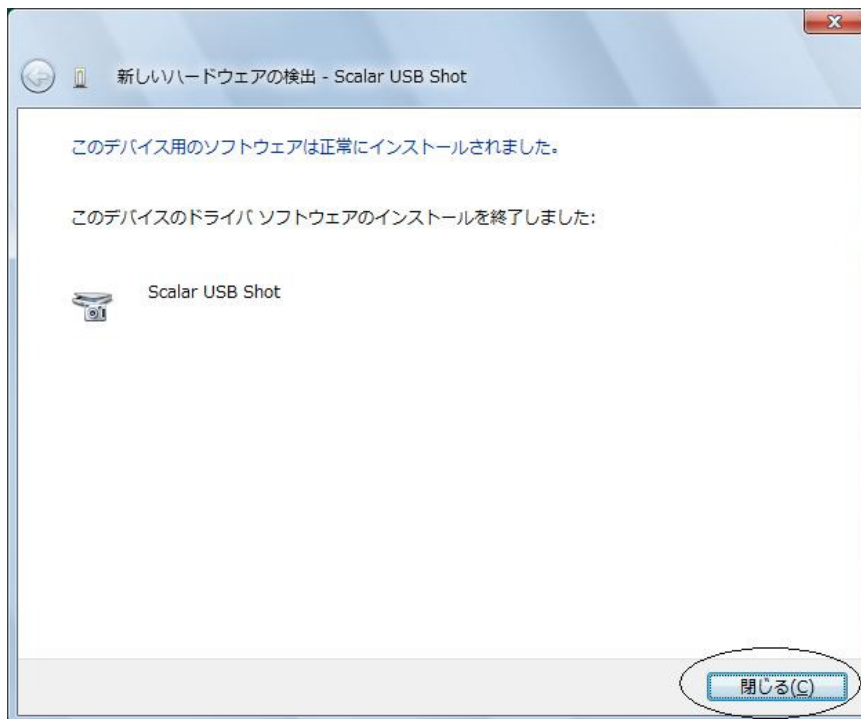

閉じる(C)ボタンを押します。以上でドライバのインストールは完了となります。